




Fiche technique

Douchette double Lave-yeux fixe avec flexible réf 3130 *Table eyewash with eyewash and flexible ref 3130*

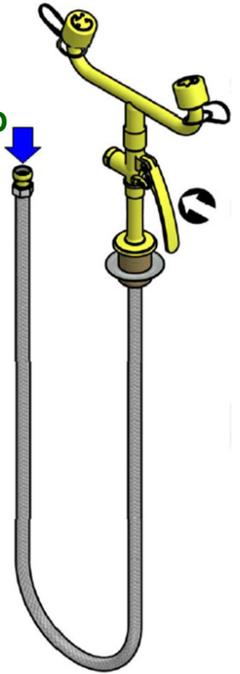

*Acier galvanisé et Résine polyamide
Galvanised steel & polyamid resin*

Cette douchette fixe est particulièrement adaptée à une utilisation en laboratoire.

En effet, le dispositif est très peu encombrant du fait de la position du flexible sous la table sur laquelle est installé le matériel.
Cette douchette à sortie est raccordée à un flexible inox d'une longueur d'1m50, permettant un rinçage localisé d'une partie du corps ou du visage.

Il est de ce fait possible d'utiliser l'évacuation d'un lavabo existant adjacent sans pour autant bloquer son utilisation aux seuls fins d'urgence.

This drench hose is well adapted for laboratories uses. The equipment minimizes required space thanks to the flexible position (under the table). The drench hose single spray has a 1.5m stainless steel flexible that target the rinsing of body parts, clothes and shoes. It's possible to use the output of a neighboring washbasin.

Lave-Yeux - Douches de sécurité - Cabines de décontamination

SECURIGAZ DOUCHES 2, rue du Comte Vert - 06300 NICE - FRANCE

Tél : +33 (0)4.93.26.38.55 – Fax : +33 (0)4.93.56.58.46

info@securigaz-douches.com - <http://www.securigaz-douches.com>

S.A.R.L Capital 80.000 € RCS Nice B 304 098 882 Code APE 4669B



Caractéristiques Générales / General Features

Matériaux	Material
Tuyauterie en acier galvanisé avec revêtement Résine polyamide PL11 (anticorrosion), Vannes Inox et raccords laiton, Pistolet de commande Acier Érogeur et capuchon plastique	Galvanized steel pipe. Covered by a PL11 polyamid resin (anti-corrosion), Stainless Steel valve and brass connections, Steel push Handle Plastic spray head and cover
Arrivée d'eau / Evacuation	Water inlet/output
Alimentation ½" BSP Pression 2 bars recommandés - Min 1.5 Max 8	Water inlet ½" BSP Pressure : 2 bars recommended - Min 1.5 Max 8
Douche	Drench hose
Flexible en inox de 1.5m 2 sorties érogeurs basse pression, Activation avec pistolet, capuchons anti poussière auto-éjectable. Débit 22l/min pour une pression entre 2 et 8 bars	1.5M Stainless steel flexible Single spray double eyewash spray head low pressure, Hand gun activation, automatic anti-dust covers Flow: 22L/min for a pressure between 2 and 8 bars.
Affichage	Signalization
Panneau Lave-yeux Fond vert Pictogrammes luminescents Norme AFNOR X08-003	Plates Eyewash Photoluminescent with green background AFNOR X08-003 Standard
Dimensions	Dimensions
Voir feuillet de montage Dimensions du colis : 36x27x15 – 2.2 kg	See Assembly page Package dimensions : 36x27x15 – 2.2 kg



Normes / Standards
EN 15154-2, DIN 12899-3:2007,
ANSI/SEA Z358: 2009




Conception et fabrication 100% Europe
Design & manufacturing 100% Europe



Opérations de Montage / Assembly guide

Suivre les indications ci-dessous / Please follow below instructions.

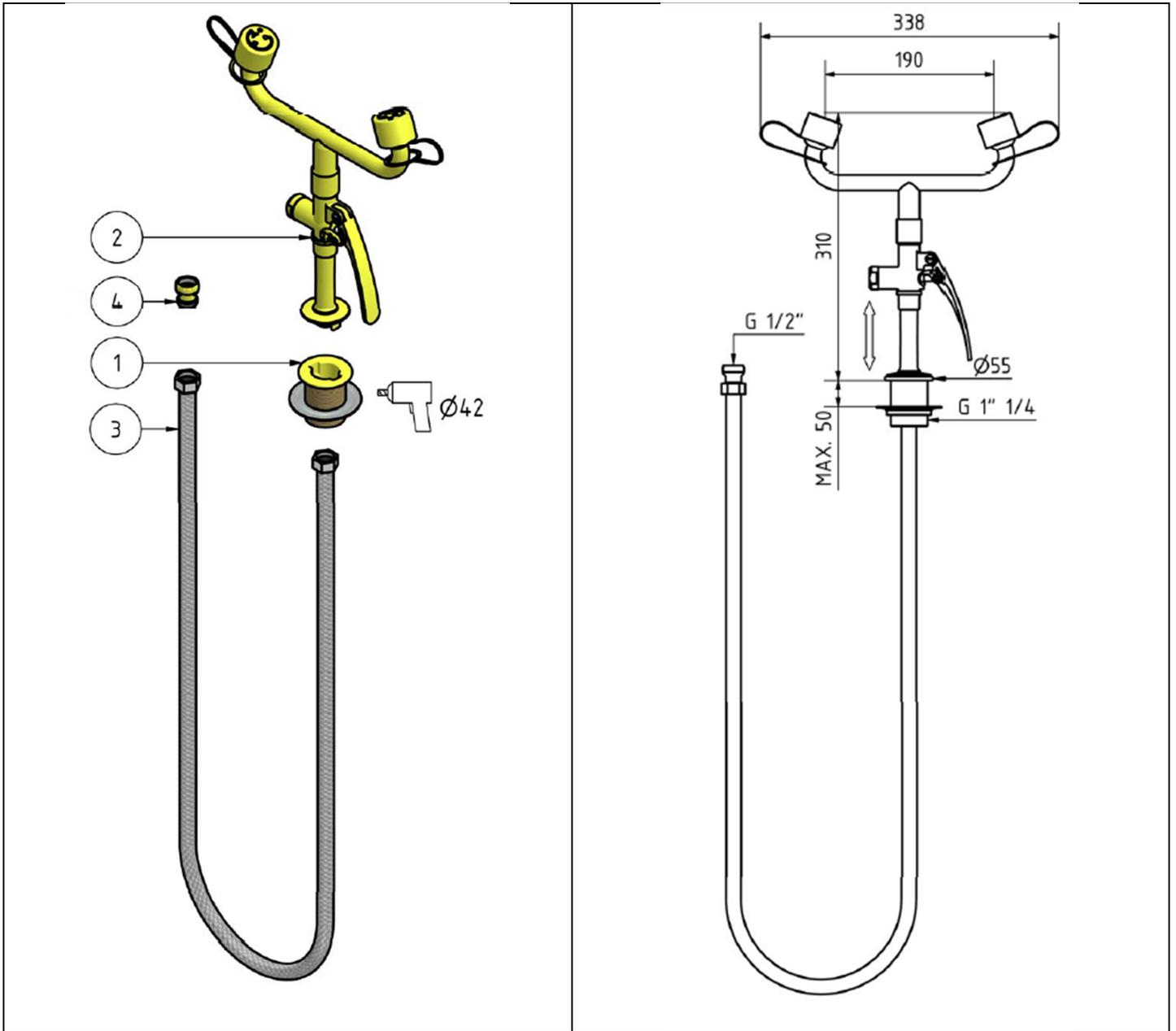

Arrivée d'eau : 1/2" 15X21
Water Inlet : 1/2" 15x21

1	Support pour table en acier	Steel bracket for table mounting
2	Rampe Lave-yeux 2 sorties avec érogateurs et capuchons	Eyewash, double spray
3	Flexible 1.5m Inox	1.5m stainless steel flexible
4	Valve anti-retour (option)	Anti-kickback valve (Option)



Installer les équipements de sécurité dans des zones **visibles et accessibles depuis au moins 3 directions**.

Le dispositif d'urgence doit être accessible **en moins de 10 secondes**.

Mettre en place un test **hebdomadaire**.

Install these security equipments in order to make them **visible and accessible from at least 3 ways**.

The emergency equipment must be easily accessible by the user (**less than 10 sec**).

A correct operation test must be planned **every week** by an internal procedure.

Recommandations d'installation et d'utilisation des douches et lave-yeux. Raccordement des appareils.	Installation and use for showers and eyewashes. Devices Connections
<ol style="list-style-type: none"> 1. Les dispositifs de rinçage d'urgence doivent être installés à proximité des zones de danger et à un maximum de 10 secondes de parcours ou 30 mètres, sans obstacle gênant le déplacement de l'utilisateur. En cas de forte probabilité d'accidents simultanés, il faut prévoir plus d'un équipement. 2. Les équipements doivent être facilement accessibles et clairement identifiés (panneau de signalisation de l'emplacement du matériel) 3. Les équipements doivent être raccordés à un réseau d'eau potable avec vanne d'arrêt pour l'entretien 4. Une procédure interne doit garantir un test de bon fonctionnement hebdomadaire 5. Pour une installation en extérieur, utiliser des équipements hors-gel ou incongelables 6. Tout le personnel doit être instruit sur l'utilisation correcte des équipements de sécurité 7. Durée du Lavage oculaire : 10 à 15 minutes. 8. Durée d'une Douche : 5 à 10 minutes. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The emergency decontamination booth must be close to danger exposure. (Max 10 sec or 30M obstacle). In case of high probability of simultaneous accidents, anticipate more than only one equipment. 2. The equipments must be easily accessed and clearly identified (Signal pannels). 3. Equipments must be connected to the drinking water system with stop valve for maintenance. 4. Test must be executed every week by an internal procedure. 5. For an outdoor facility, use frost-protected or freeze-proof equipments. 6. All the personnel must know how to use correctly security equipments. 7. Eyewash time: from 10 to 15 minutes. 8. Shower time: from 5 to 10 minutes.



La mise en place de cet équipement vous permet de respecter vos obligations de protection.

Art. L4121-1 du Code du travail

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés »

Pensez à mettre à jour votre document unique. (Article L.4121-3)